


ExceMag™ 超强磁力 可锁止 双排 16 孔金属磁力架 快速指南

Version 2.0

货号	GS50401S
规格	1/pk
颜色	银
保存条件	室温

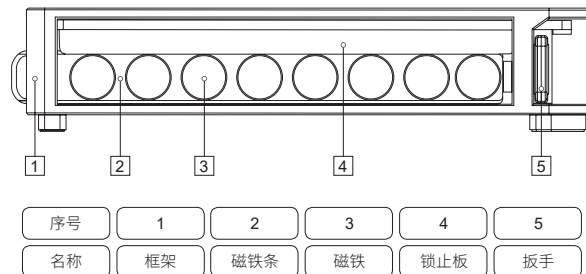

产品简介

ExceMag™ 超强磁力可锁止双排 16 孔金属磁力架，适用于 1.5 ml 和 2.0 ml 离心管，磁铁拥有更强磁力，除了用于常规磁珠法核酸分离纯化实验外，特别推荐用于高

通量测序建库过程中核酸样品的分离纯化、片段分选等实验流程。本产品采用专利的锁止和松开结构（专利申请号 201720759458.4），可轻松取放和固定离心管。

使用方法

通过转动扳手调节磁力架状态，分为“OPEN”、“LOCK”两档；“OPEN”表示离心管处于打开状态，可自由放入、拿取；“LOCK”表示离心管处于锁止状态，可进行混匀。

注意事项

1. 请勿高压灭菌 ExceMag™ 磁力架，必要时可使用干净布块蘸水或温和的清洁剂擦拭清理；
2. 为保证 ExceMag™ 磁力架使用效果，请在 50℃ 以下的干燥环境中使用，如将磁力架置于 -20℃ 等低温环境中，恢复至室温后方可使用，但低温有可能造成磁力减弱。

Monad